
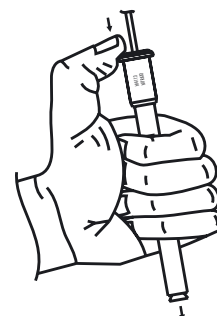
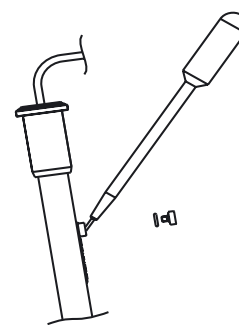
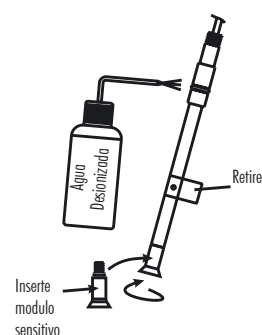


Estado sólido

- 1 Desenrolle el film plástico que sella la unión cerámica del cuerpo del electrodo y deséchelo.
- 2 Enjuague el electrodo con agua desionizada asegurándose de humedecer el empaque (o-ring) en la parte interna del cuerpo.
- 3 Ensamble el electrodo presionando el cuerpo dentro del recubrimiento plástico, a continuación enrosque la tapa.
- 4 Retire la tapa y el empaque de llenado.
- 5 Use una pipeta pasteur para añadir unas gotas de solución de relleno específica. Invierta el electrodo para humedecer el empaque y enjuagar el cuerpo del electrodo.
- 6 Sosteniendo el cuerpo del electrodo presione suavemente la tapa superior con su pulgar. Esto permite a la solución de relleno salir del electrodo. Suelte la tapa y verifique que el electrodo vuelve a la posición original.
- 7 Ajuste la tapa del electrodo y rellene con la solución específica justo por debajo del agujero de relleno.
- 8 Coloque el electrodo en un soporte y conéctelo al medidor.

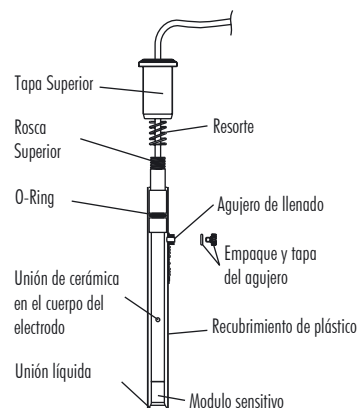

COMUNÍCATE CON NOSOTROS PARA MAYOR INFORMACIÓN





▼ Santa Cruz:
(591 3) 3116969 / (591 3) 3120130

▼ La Paz:
(591 2) 2128418 / (591 2) 2120793

▼ Cochabamba:
(591 4) 412 9049

Estado Líquido

- 1 Desenrolle el film plástico que sella la unión cerámica del cuerpo del electrodo y deséchelo.
- 2 Retire el módulo sensible del vial de empaque asegurándose de no tocar el diseño con forma de "H".
- 3 Enrosque el cono en el cuerpo externo. No lo ajuste en exceso.
- 4 Enjuague el electrodo con agua desionizada asegurándose de humedecer el empaque (o-ring) en la parte interna del cuerpo.
- 5 Ensamble el electrodo presionando el cuerpo dentro del recubrimiento plástico, a continuación enrosque la tapa.
- 6 Retire la tapa y el empaque de llenado.
- 7 Use una pipeta pasteur para añadir unas gotas de solución de relleno específica. Invierta el electrodo para humedecer el empaque y enjuagar el cuerpo del electrodo.
- 8 Sosteniendo el cuerpo del electrodo presione suavemente la tapa superior con su pulgar. Esto permite a la solución de relleno salir del electrodo. Suelte la tapa y verifique que el electrodo vuelve a la posición original.
- 9 Ajuste la tapa del electrodo y rellene con la solución específica justo por debajo del agujero de relleno.
- 10 Coloque el electrodo en un soporte y conéctelo al medidor

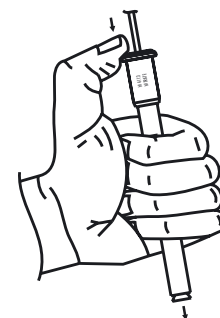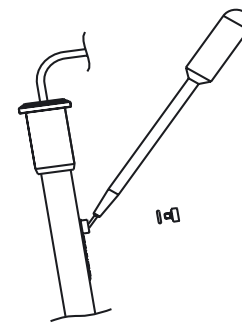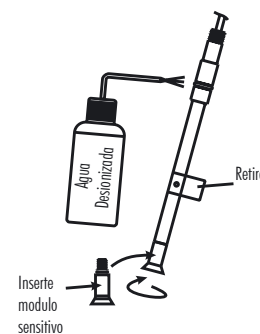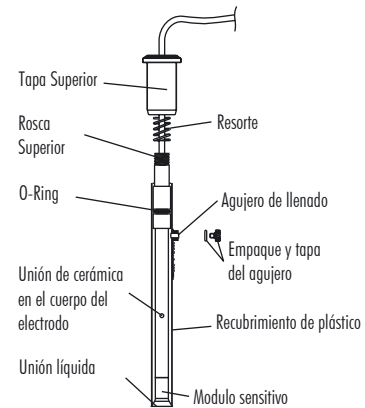

COMUNÍCATE CON NOSOTROS PARA MAYOR INFORMACIÓN

▼ Santa Cruz:
(591 3) 3116969 / (591 3) 3120130

▼ La Paz:
(591 2) 2128418 / (591 2) 2120793

▼ Cochabamba:
(591 4) 412 9049

www.hannabolivia.com