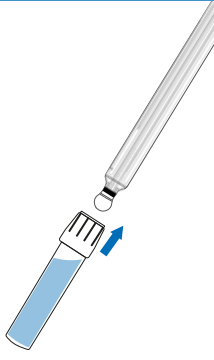
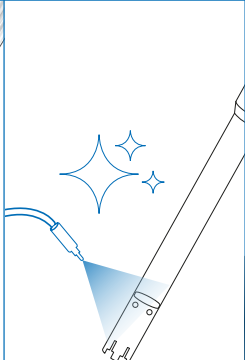
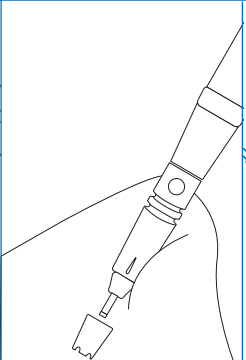
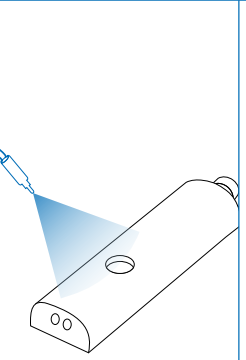
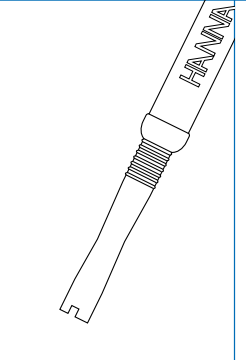
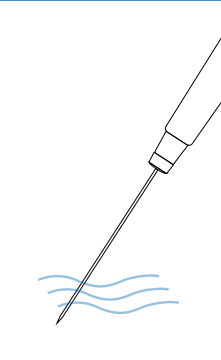


¿Cómo debo almacenar mi electrodo o sonda cuando no esté en uso?







Tipo de Almacenamiento

Almacenamiento regular (menos de 3 días)

					
pH - ORP	CE - TDS	OD	Turbiedad	ISE	°T
Almacenar en el capuchón con solución de almacenamiento	Enjuague con abundante agua y luego almacenar en seco	Retire la membrana, seque la punta, pule el metal e instale la tapa protectora	Enjuague y luego almacene en seco	Almacenar seco en la tapa protectora cuando no esté en uso	Enjuague y luego almacene en seco

Tipo de Almacenamiento

Almacenamiento a largo plazo (más de 3 días)

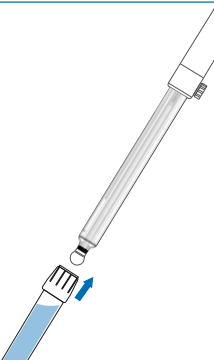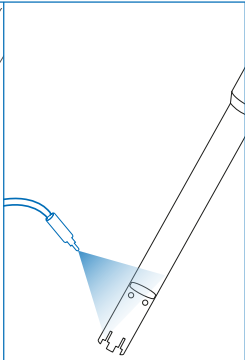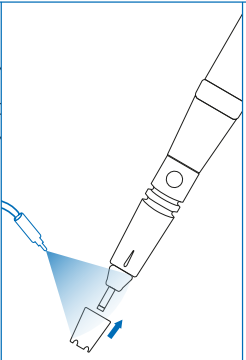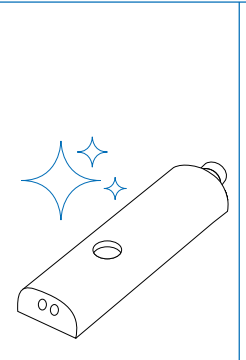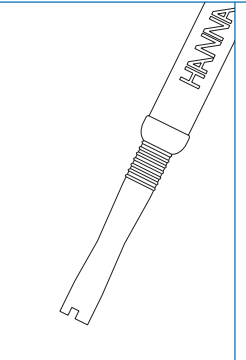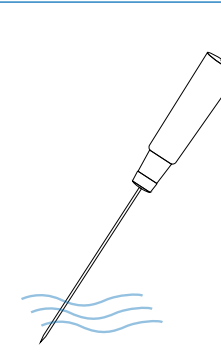					
pH - ORP	CE - TDS	OD	Turbiedad	ISE	°T
Almacenar en el capuchón con solución de almacenamiento	Enjuague y almacene en seco (puede mantener la membrana puesta)	Enjuague y almacene en seco (puede mantener la membrana puesta)	Almacenar seco en la tapa protectora cuando no esté en uso	Almacenar seco en la tapa protectora cuando no esté en uso	Enjuague y luego almacene en seco

COMUNÍCATE CON NOSOTROS PARA MAYOR INFORMACIÓN

▼ Santa Cruz:
(5913) 3116969 / (5913) 3120130

▼ La Paz:
(5912) 2128418 / (5912) 2120793

▼ Cochabamba:
(5914) 412 9049